

# HAMBURG

# Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition: 05.12.2025



Ref: EWTGUWP300.20

WP 300.20 système d'acquisition USB, 2 capteurs, logiciels pour machine d'essais WP 300 (Réf. 020.30

Cette acquisition de données est un complément à la machine d'essai universelle WP 300.

Elle supporte des essais de traction, des essais de compression, des essais de dureté Brinell, des essais de cisaillement et la détermination du module d'élasticité pendant l'essai de flexion.

Le système de mesure consiste d'un capteur de pression pour la mesure des forces, d'un potentiomètre linéaire pour la mesure de déplacement et d'un amplificateur de mesure avec connexion USB pour le raccord au PC. Les valeurs mesurées sont évaluées dans le logiciel.

Des diagrammes peuvent être enregistrés, mémorisés et imprimés.

En plus il est possible d'imprimer des protocoles d'essai complets selon DIN pour les essais de traction et de compression.

J'usqu'à dix diagrammes force-allongement peuvent être visualées simultanément.

Les diagrammes contrainte-déformation sont affichés en temps réel.

### Contenu didactique / Essais

- essais supportés: essais de traction, essais de compression, essais de dureté Brinell, détermination du module d'élasticité pendant l'essai de flexion, essais de cisaillement
- enregistrement de diagrammes force-allongement ou de diagrammes contrainte-déformation
- des protocoles d'essai complets selon DIN (essais de traction et de compression)
- préparation, visualisation et mémorisation des données

## Les grandes lignes

- Acquisition électronique des données et évaluation dans le cadre des essais sur matériaux

#### Les caracteristiques techniques

Capteur de pression pour la mesure des forces

- 0...100bar

# Capteur de déplacement

- 0...50mm

Amplificateur de mesure avec raccordement USB

entrée: 0...5Vrésolution: 12bits

Dimensions et poids

Lxlxh: 225x200x75mm (amplificateur de mesure)

Poids: env. 5kg





Date d'édition : 05.12.2025

Necessaire au fonctionnement PC avec Windows

Liste de livraison

1 CD avec logiciel GUNT, 1 capteur de pression, 1 capteur de déplacement, 1 amplificateur de mesure, 1 câble USB, 1 notice

Produits alternatifs

MT190.01 - Montage: acquisition de données pour essais de matériaux

#### **Options**

#### Ref: EWTGUWP300

#### WP 300 Machine d'essais de traction compression, 20kN (Réf. 020.30000)

Dureté selon Brinell, avec éprouvettes, mesure Force & Allongement







Dans les métiers techniques et scientifiques, bien comprendre les propriétés des matériaux est essentiel.

Ces connaissances aident à sélectionner les bons matériaux, à surveiller le processus de fabrication et de traitement, et à garantir les exigences posées pour un composant.

L'essai des matériaux met à disposition les données requises, qui sont à la fois reproductibles et quantifiées avec exactitude.

L'essai de traction, l'essai de flexion et l'essai de dureté comptent parmi les essais classiques des matériaux.

L'appareil de base du WP 300 permet d'effectuer des essais de traction, des essais de compression ainsi que des essais de dureté Brinell.

Les accessoires proposés permettent de réaliser en outre des essais de flexion, de cisaillement et d'emboutissage. Il est également possible de tester des ressorts à disques et des ressorts hélicoïdaux.

Des grandes plaques de compression sont disponibles en option pour les matériaux ayant une résistance à la compression relativement faible ou une géométrie différente qui nécessitent une surface de contact plus importante (éprouvettes de pression de laboratoire).

L'appareil d'essai a été spécialement développé pour les essais en petits groupes, et se distingue par sa conception claire, son utilisation simple et le remplacement rapide des accessoires.

Les éprouvettes de traction sont serrées entre la traverse supérieure et la traverse fixe.

Les éprouvettes de compression et de dureté sont fixées entre la traverse fixe et la traverse inférieure.

La force d'essai est produite par un système hydraulique à commande manuelle, et affichée sur un dynamomètre à cadran avec aiguille entraînée.

L'allongement des éprouvettes est enregistré via la mesure du déplacement à l'aide d'un comparateur à cadran mécanique.

L'appareil d'essai peut être, en outre, équipé d'un instrument électronique de mesure du déplacement et de la force.

Avec le système d'acquisition de données WP 300.20, on peut transférer les valeurs de mesure du déplacement et de la force sur un PC où elles pourront être évaluées à l'aide du logiciel.

# Contenu didactique / Essais

- essais de traction
- enregistrement des diagrammes contrainte-déformation

GSDE s.a.r.l. 181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY





Date d'édition: 05.12.2025

- essai de dureté Brinell

Avec les accessoires

- essais de compression
- essais de flexion
- essais d'emboutissage
- essais de cisaillement
- test de ressorts à disques et de ressorts hélicoïdaux

#### Les grandes lignes

- appareil d'essai compact très complet pour essais destructifs de base
- essais de traction, essai de dureté Brinell

Les caracteristiques techniques

Force d'essai: 20kN max. Course: max. 44mm

Espace de montage libre pour les éprouvettes: 165x65mm

- 16 éprouvettes de traction

matériau: 4x Al, 4x Cu, 4x St, 4x CuZn

16 éprouvettes de dureté - Lxlxh: 30x30x10mm

matériau: 4x Al, 4x Cu, 4x St, 4x CuZn Bille pour l'essai de dureté: Ø 10mm

#### Plages de mesure

- force: 0?20kN, graduation: 0,5kN

- déplacement: 0?20mm, graduation: 0,01mm

Dimensions et poids Lxlxh: 610x500x860mm

Poids: env. 48kg

#### Liste de livraison

1 appareil d'essai

- 1 dispositif pour essai de dureté
- 1 dynamomètre à cadran
- 1 comparateur à cadran pour l'allongement
- 4 jeux d'éprouvettes de traction (4 pièces chacun)
- 4 jeux d'éprouvettes de dureté (4 pièces chacun)
- 1 documentation didactique

## Accessoires

en option

WP 300.20 Système d'acquisition de données

## Essai de traction

WP 300.02 Éprouvettes de traction, jeu de 4, Al, Cu, St, CuZn

WP 300.21 Éprouvettes de traction, jeu de 4, Al

WP 300.22 Éprouvettes de traction, jeu de 4, Cu

WP 300.23 Éprouvettes de traction, jeu de 4, St

WP 300.24 Éprouvettes de traction, jeu de 4, CuZn

WP 300.14 Dispositif de serrage pour éprouvettes de traction plates

WP 300.25 Éprouvettes de traction plates, jeu de 4, Al, Cu, St, CuZn

# Essai de compression

WP 300.70 Éprouvettes de compression, jeu de 4, plâtre

WP 300.71





Date d'édition : 05.12.2025

## **Produits alternatifs**

Ref: EWTGUMT190.01

MT 190.01 Montage acquisition de données pour essais de matériaux (Réf. 051.19001)

Avec interface PC USB et logiciel inclus



Le MT 190.01 est livré sous forme de kit d'assemblage et comprend tous les composants et le matériel requis pour la construction dun système professionnel dacquisition de données.

Le montage inclut le montage de base mécanique et le câblage conformément au schéma de câblage.

Tous les outils et accessoires nécessaires à cet effet, ainsi quune documentation didactique très complète, sont inclus dans la liste de livraison.

Une fois monté, le système MT 190.01 constitue un véritable système dacquisition de données, entièrement fonctionnel, permettant de mesurer les modifications de pression (forces) et de longueur.

Ces valeurs sont exploitées sur un PC à laide du logiciel dinterprétation.

Le système dacquisition de données étend sensiblement les possibilités du projet de montage MT 190.

Les deux projets forment ensemble une machine dessai de matériaux moderne avec acquisition de données, convenant à un grand nombre dessais.

À l'aide du MT190.01, les étudiants ou élèves peuvent apprendre à travailler dans le cadre dun projet complexe. Il est ici question de la planification, de la réalisation et de la vérification des procédures de montage, mise en service et réparation.

# Contenu didactique / Essais

- principes de base de lacquisition de données: familiarisation avec les capteurs, systèmes électroniques dacquisition et dédition des valeurs de mesure, interface, logiciel
- lecture et compréhension de documents techniques
- planification et exécution détapes et de procédures de montage
- mise en service et contrôle dun système dacquisition de données après son montage
- intégration système: raccordement de la machine dessai de matériaux au système dacquisition de données
- avec le système MT 190
- -- enregistrement de diagrammes force-allongement ou de diagrammes contrainte-déformation
- -- traitement, représentation et sauvegarde des données
- -- édition des diagrammes sur imprimante

## Les grandes lignes

- kit dassemblage interdisciplinaire et touchant à de nombreux domaines d'apprentissage de la mécanique et de lélectronique
- système dacquisition de données entièrement fonctionnel pour une machine dessai de matériaux avec connexion USB et logiciel

Les caracteristiques techniques

Capteur de pression pour la mesure de la force

- 0...100bar

Capteur de déplacement

- 0...50mm

Amplificateur de mesure avec connexion USB

entrée: 0...5Vrésolution: 12bit





Date d'édition : 05.12.2025

230V, 50Hz, 1 phase

Dimensions et poids

Lxlxh: 225x200x75mm (amplificateur)

Poids: env. 5kg

Necessaire au fonctionnement

PC avec Windows

Liste de livraison

1 kit

1 jeu doutils

1 jeu daccessoires

1 CD avec logiciel GUNT + câble USB

1 documentation didactique incluant: la description technique du système, la liste et les dessins complets des pièces détachées, le schéma de câblage, la description des procédures dentretien et de réparation, des propositions dexercices

Produits alternatifs

MT190 - Montage: machine d'essais de matériaux WP300.20 - Unité d'acquisition de données